



V I C O N



消毒方法（取説記載内容）

反射マーカ

ハンドソープおよび中性洗剤を水で薄めて溶液を作ります。

密閉できる深めの容器に溶液を注いでください。

その中に反射マーカをそのままの状態に入れ、穏やかに容器を振ります。

溶液が反射マーカに付着して泡立っていることが確認できれば、反射マーカを取り出して、きれいな水で洗い流して乾かします。

反射マーカを容器から取り出す際や乾燥中は、反射材部分を直接触ったり、こすらないでください。

反射材の表面に付着している高再帰性ガラスビーズが剥がれ、再帰反射率が著しく低下します。

除菌・消毒効果に影響ならびに皮脂による汚染を減らすために、直接の手で扱わないでください。

必ずゴム手袋やビニール手袋を装着した状態で作業を行って下さい。。

消毒方法 NG（取説記載内容）

反射シート材質および反射材塗布種類により、アルコールでの直接塗布、アルコールタイプの除菌シート清掃等で変形する場合がありますので、ご注意ください。

遵守しなかった場合

当該清掃作業による破損や損傷については、一切の責任を負いかねますので、予めご理解とご了承をお願い申し上げます。